



NAZME ID

KN-298-D 小動物用入墨器 アラミス

Aramis



Aramis (アラミス) は、実験動物永久識別用の入墨器です。
ピンセット両端のカップに針と色素を装着し、挟むことで針が動物の足指・耳・尾に色素を注入します。
部位の組み合わせにより、多数の識別が可能です。



【対象動物】

マウス・ラットなど

*マウスは生後5日頃から使用が可能です。

【施術箇所】

動物の足指・耳・尾など

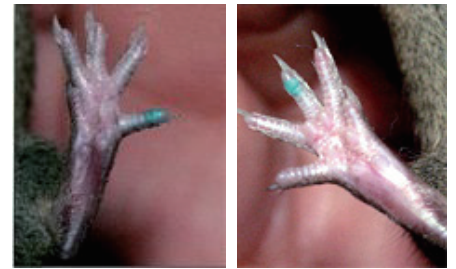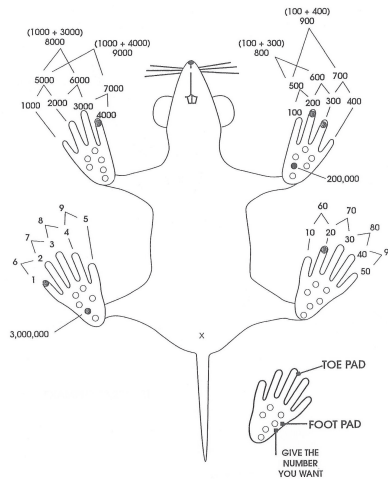

【付属品】

- KN-298-D-1 本体 (全長135mm) :1個
*ルーペ付き:処置部位を拡大して確認しながらの処置が可能です。
- KN-298-E-D-2 小動物用入墨器アラミス用グリーンインク (1oz) :1本
- 皮下注射針 26G 1/2 (滅菌済み) :2本
*対象動物・処置部位により、必要な針が異なります。
付属の針以外が必要な場合はお客様にてご用意いただくようお願いいたします。
- アルミ製インク受皿 (φ30 x D3mm) :1個



【準備と使用方法】
参考:Ketchum Manufacturing Inc.



株式会社 夏目製作所
https://www.nazme.co.jp



◎本社
〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

◎大阪 SSC
〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178

V7-2605J