




KN-822 スライサー (組織切片器)

本器は、手動で*、非常に薄い(≧0.2mm)動物組織の切片を作成することができます。

*簡単な手技の練習が必要です。

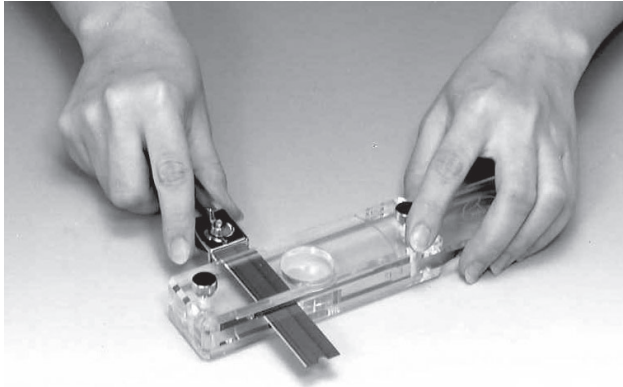

仕様

・寸法:W40×L200×H35 mm

・材質:本体透明アクリル樹脂製

刃ホルダー付

刃(特殊ハガネ製W20×L100×t0.2 mm) 10枚付

※ 別売:替刃 10枚/パック

使用方法


A



あらかじめ準備した組織片をAの凸部にのせます。その上にB(柄の付いた本体)を重ね、上から手で圧します。

この時、Bへの圧力のかけ方により切片の厚さが調節できます。(Bが常に水平になるよう、指の位置や柄の握り方にご留意下さい。)

B

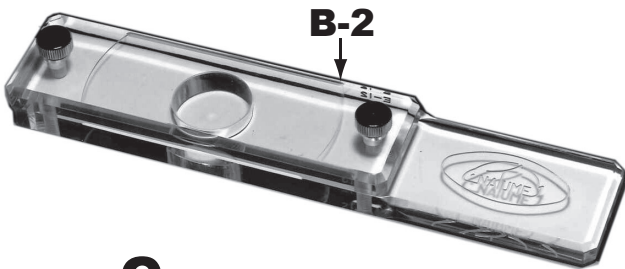

Bの上部に取り付けられたB-2の内側の窪み(深さ0.2mm)に圧着された組織を、側方の隙間からCの刃を挿入して切り取ります。

刃を、引く時に切り進むようにするのがコツです。

C



切り終わったらBを静かに持ち上げ、B-2を固定しているネジをはずして窪みから切片をピンセットか針で取り出します。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2404



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>

本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL:03-3813-3251
FAX:03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
大阪府豊中市若竹1-9-1
TEL:06-6398-7177
FAX:06-6398-7178

