

円筒型ホルダー

KN-325-C

概要

構造



- ①：ホルダー（本体）
 ②：ノーズコーン
 ③：ローレットネジ
 ④：スリット
 ＊A：全幅スリット，B：部分スリット があります。

仕様

材質：（本体）透明アクリル樹脂
 （ノーズコーン）デルリン

＊使用後は、中性洗剤等を用いての水洗を行ってください。
 ＊消毒は「微酸性水」や「次亜塩素酸水溶液」を推奨します。

エタノールはアクリル樹脂を劣化を促進し、白化、ひび割れ等のケミカルクラックを起こします。使用する場合は、直接吹きかけず、アルコールをつけたキムワイブ等で清拭し、アクリル表面にエタノールが残らないように注意してください。
 オートクレーブ滅菌は非対応です。

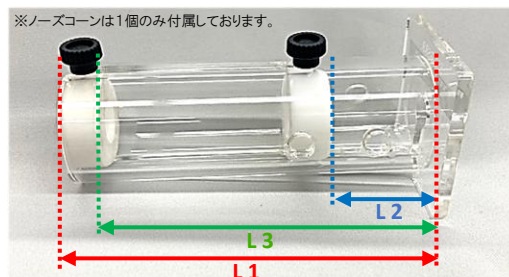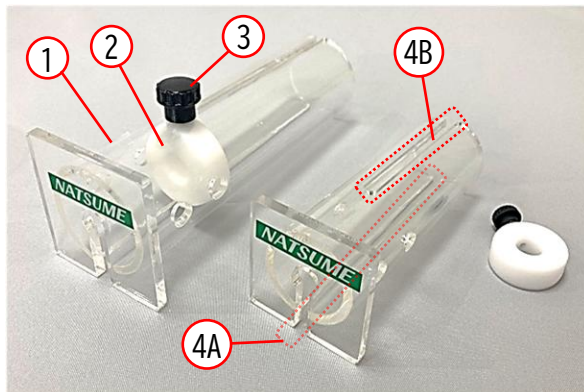


型番	対象動物	適用体重目安 (g)	寸法(mm) 内径φ×L1(L2~L3)
C-1	マウス	15~30	約25×97(22~82)
C-1B	マウス	25~40	約32×130(26~115)
C-2	マウス/ラット	30~125	約38×140(40~123)
C-3	ラット	125~250	約51×203(48~183)
C-4	ラット	250~500	約64×216(50~195)
C-5	ラット	500~800	約76×229(64~208)

使用方法

1. ノーズコーンをホルダーから外します。
2. 全幅スリットを下にした状態で使用します。
 （部分スリットを上にした状態）
 全幅スリットに動物の尾を通しスライドさせながら、動物の身体をやさしくホルダーに入れます。
3. 動物の身体がホルダーに入り、臀部が手前の板にしっかりとついた状態でノーズコーンを取り付けます。
 ノーズコーンの穴に動物の鼻先が入ったところで、ローレットネジをまわし、固定してください。

※ノーズコーンのローレットネジは**部分スリット側で固定**をしてください。
 全幅スリット側での固定の場合、ネジが緩み、動物を保定できない場合があります。

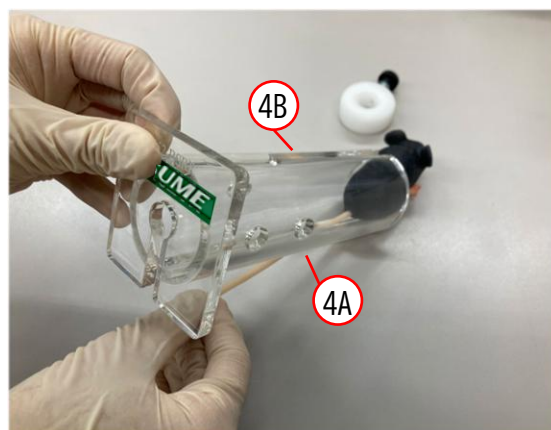

注意点

1. 全幅スリット側でローレットネジを固定すると、ノーズコーンの取付が緩くなり、動物がノーズコーンを押し外して逸走する可能性があります。
ローレットネジは部分スリット側で締め付け、固定後はノーズコーンが前後に動かないことを確認して、ご使用してください。
2. 動物を固定するときは、動物の身体が必要以上に締め付けられていないことを確認してください。
 過度な締め付けにより動物が窒息等を起こしてしまう可能性があります。

予告なく仕様が変更となる場合がございます。



株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551
 東京都文京区湯島2-18-6
 TEL：03-3813-3251
 FAX：03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
 大阪府豊中市若竹町1-9-1
 TEL：06-6398-7177
 FAX：06-6398-7178

Product Page



VG-2606