

# FY ニットグローブ各種

## 指をマウスの切歯から守る耐切創性手袋登場



### 優れた信頼

優れた耐切創性などでは定評のある、米国 DuPont 社が開発した KEVLAR® を使用しております。

### 優れた安心

マウス・ラットなどに咬まれやすい、親指・人差し指・中指を保護する為に、KEVLAR® を使用して編むことにより、咬まれることによるケガ・事故を保護いたします。



サイズ/ □S ■M ■L ■LL



#### ■ニットグローブ

商品コード	サイズ	仕 様
FY500DS	S 寸	20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DM	M 寸	20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DL	L 寸	20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DLL	LL 寸	20 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DS -1	S 寸	2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DM -1	M 寸	2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DL -1	L 寸	2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)
FY500DLL -1	LL 寸	2 枚 / 1 袋 (アルミ袋入り・左右兼用)

3本指部分 : KEVLAR® 55.6%、ナイロン 26.7%、キュブラ 17.7%  
3本指以外 : ナイロン 60%、キュブラ 40%



耐切創性とは、切断されないということの意味するものではなく、あくまで切れにくいという意味をしております。突き刺し防止の効果はございません。

#### 保管および洗濯時などの注意点

- ① KEVLAR® は太陽光及び蛍光灯などに含まれる紫外線により変色いたします。変色した場合は、糸の強度が低下している事がありますので、ご使用後は商品が包装されているアルミ袋に入れ、暗所での保管をお勧めします。
- ② 洗濯の際には、漂白剤を使用しないでください。
- ③ 洗濯後は直射日光に当てずに陰干ししてください。



株式会社 夏目製作所  
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6  
TEL: 03-3813-3251 / FAX: 03-3815-2002  
大阪SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1  
TEL: 06-6398-7177 / FAX: 06-6398-7178

V9-2505J




# FY ニットグローブ (マーモセット用)

マーモセットに噛まれやすい指を保護するために、耐切繊維KEVLAR®を使用した手袋です。オートクレーブ滅菌が可能です。

標準タイプ FYN504DF-5

インナー手袋 FY-200D

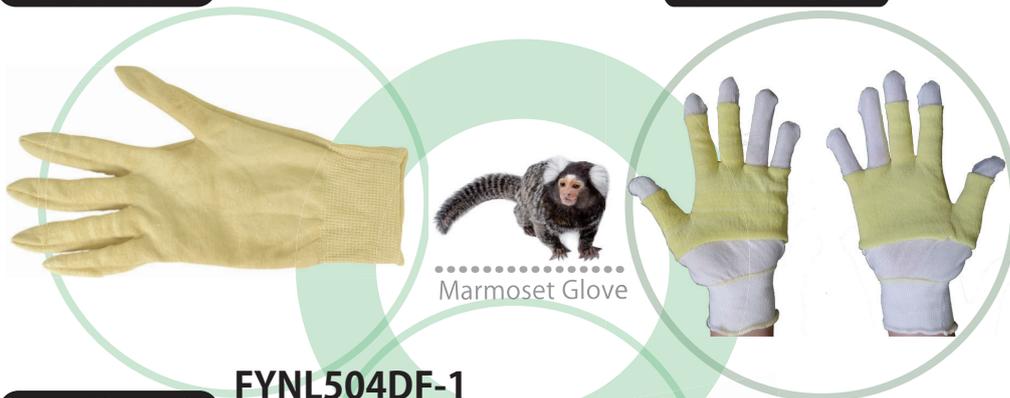

ロングタイプ FYNL504DF-1  
FYNL504DF-5



製品番号	仕様	入数
FY-200D	インナー手袋 S・M・L・LL	20枚/1袋
FYN504DF-5	標準タイプ フリーサイズ	10枚/1袋
FYNL504DF-1	ロングタイプ 17cm フリーサイズ	2枚/1袋
FYNL504DF-5	ロングタイプ 17cm フリーサイズ	10枚/1袋

素材：KEVLAR® 74.7%、ポリエステル 25.3%

FY500D  
ニットグローブ各種



製品ページ

FY  
マーモセット用ニットグローブ各種



製品ページ