



チューブ固定方法

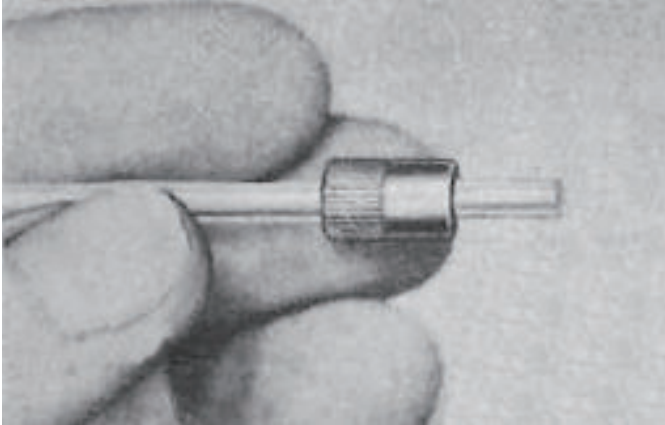

1.アダプターのキャップを外し、使用するチューブをキャップの孔に通す。


2.ライター・バーナー等の炎の横より約0.6mm位離してチューブの先端を熱します。

チューブの先端は、熱により丸くまるまるように広がってきます。

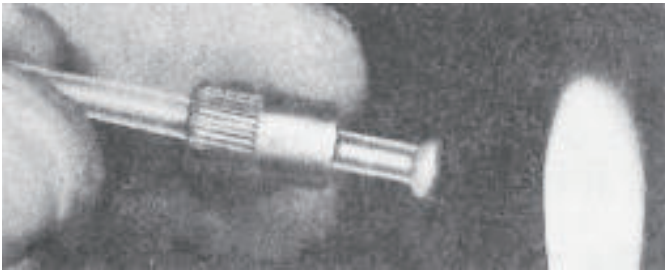

チューブの先端の丸まりが片寄らないように親指と人差し指でゆっくり回転させてください。

少しの練習でスムーズに行えるようになります。キャップの孔よりチューブが抜けないように、先端の広は十分に大きくしてください。

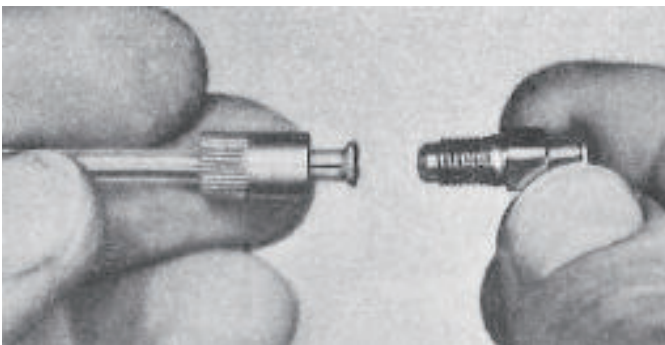

3.アダプター先端部にチューブの広げた部分をすばやく当て、キャップ部をきつく締め付けてください。

4.チューブの抜けないことを確認して、液漏れしないか再確認のうえで使用してください。