




KN-822 スライサー (組織切片器)

本器は、手動で*、非常に薄い($\geq 0.2\text{mm}$)動物組織の切片を作成することができます。


*簡単な手技の練習が必要です。

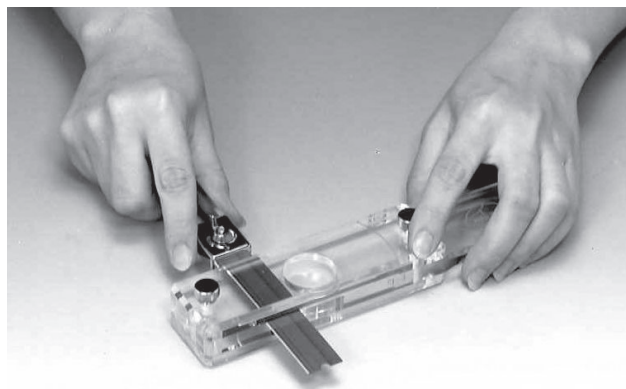

仕様

- ・寸法: W40×L200×H35 mm
 - ・材質: 本体透明アクリル樹脂製
刃ホルダー付
刃(特殊ハガネ製W20×L100×t0.2 mm) 20枚付
- ※ 別売: 替刃 10枚/パック

使用方法

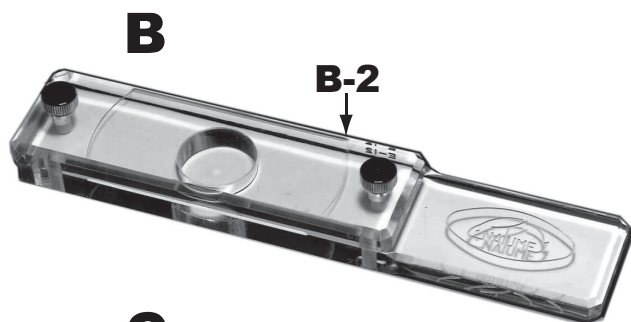

あらかじめ準備した組織片をAの凸部にのせます。
その上にB(柄の付いた本体)を重ね、上から手で
圧します。

この時、Bへの圧力のかけ方により切片の厚さが
調節できます。(Bが常に水平になるよう、指の位置
や柄の握り方にご留意下さい。)

Bの上部に取り付けられたB-2の内側の窪み(深さ0.2mm)
に圧着された組織を、側方の隙間からCの刃を挿入
して切り取ります。

刃を、引く時に切り進むようにするのがコツです。

切り終わったらBを静かに持ち上げ、B-2を固定している
ネジをはずして窪みから切片をピンセットか針で取り出し
ます。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般


株式会社 夏目製作所

本社
〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社
〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311
FAX : 072-646-9300