





## KN-298-D 小動物用入墨器 アラミス (Aramis)

アラミスは、実験動物用マイクロ入墨器で、効率良く入墨が出来る実験動物永久識別法です。  
特にマウスにおいて生後5日頃から使用が可能です。  
ステンレス製ピンセットの両端に小さい金属カップがついており、一方に皮下注射針を装着し、もう一方にはグリーン入墨ペーストを注入して使用します。  
ピンセットを強く握ると針が動物の手掌・足跡または耳介を貫通し、色素が注入されます。  
部位を変えることにより、数多くの番号付けが出来ます。



### 《セット内容》

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ルーペ付本体 (全長135mm) | : 1個 (ルーペφ25mm) |
| グリーンペースト         | : 1本            |
| 皮下注射針            | : 2個 26G1/2     |
| ペースト受皿           | : 1個 φ30×D3mm   |
| ケース (EVA+ナイロン)   | : 1個 (開閉ファスナー式) |

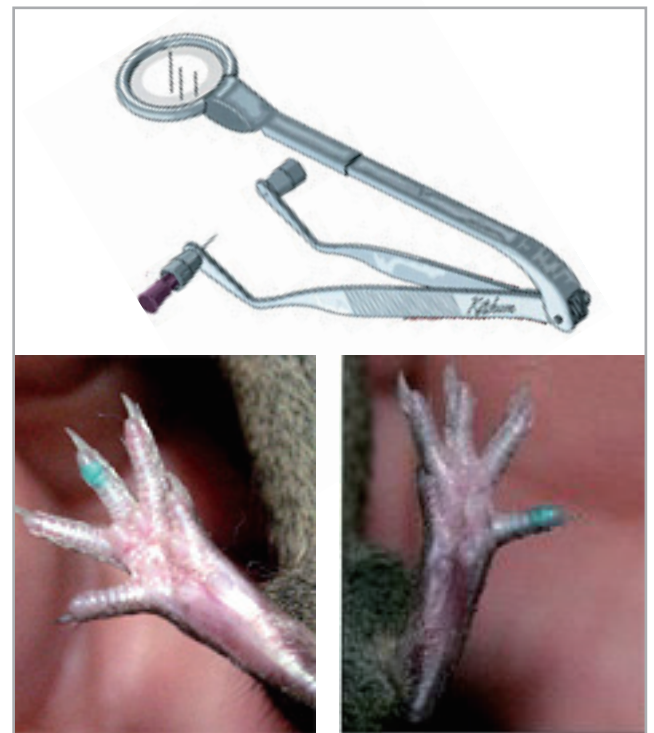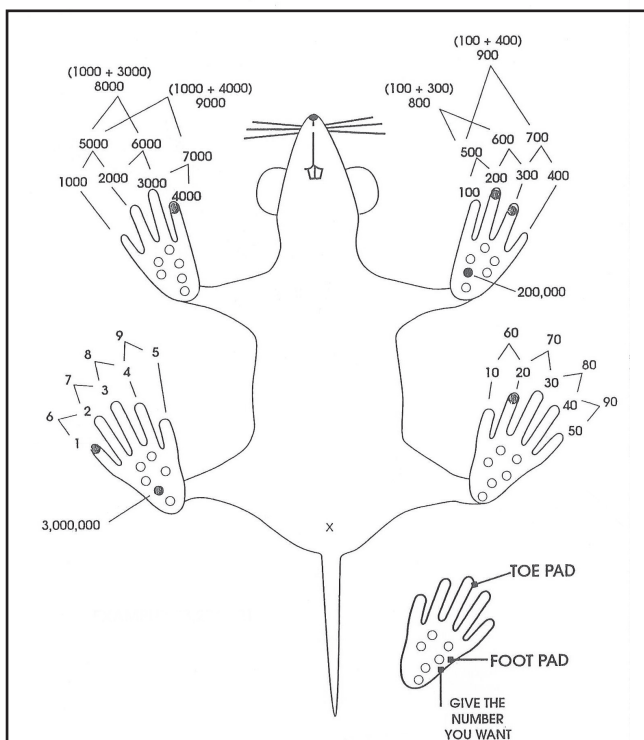

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V4-1604

本社

大阪支社