

小動物電気バリカン各種

スライヴ



E-20-555

替刃：ご希望の刃をお選びください。

コードレスバリカンでスペアバッテリー付
手にフィットする、スリムな軽量モデル

充電・カセット電池式タイプ 〈スタンド式〉

MODEL 555-P

標準価格 24,800円（税別）替刃は別売

[本体仕様] 水洗いできません

- 重量/約300g（刃部含む場合）
- ストローク/約2,400回/分
- 外形寸法/(約)長さ205mm×直径45mm×高さ42mm（刃付）
- 連続使用時間/約120分（フル充電時）
- 刃(替刃式)/5000系シリーズ

[カセット式充電電池]

- 充電時間/約120分
- 使用電池/リチウムイオン電池
- バッテリー定格電圧/DC3.6V
- バッテリー容量/2900mAh
- 充電器定格電圧/入力：AC100V・50/60Hz・0.15A
出力：DC4.2V・2A
- アダプター・充電器/約1.8m(コード長さ)



構成品 (各 1)

- ・ 本体
- ・ 電池パック
- ・ 充電台（アダプター）
- ・ オイル
- ・ ブラシ
- ・ 交換用電池パック
- ・ 取扱説明書（保証書付）

E-20-508

替刃：ご希望の刃をお選びください。

操作しやすい「スライド式」の ON/OFF スイッチ
よく切れ、耐久性に優れる DLC&チタンコーティング刃を採用

交流タイプ

MODEL 508 **THRIVE**

本体価格 18,000円（税別）替刃は別売

[本体仕様] 水洗いできません

- 寸 法 : $\phi 36 \times L170 \times H40$ mm（刃付）
- コード : 約2.5m
- 電 源 : AC100V/10W・50/60Hz
- ストローク : 約2,000回転/分
- 重 量 : 約265g（刃付）
- カラー : シャンパンゴールド（SG）



E-20-2100

替刃：専用替刃（0.5mm）のみです。

軽量、細身のコードレスタイプ 60 分間連続使用可能、3mmと6mmのアタッチメント付
マウス、ラット等小動物のデリケートな部分の仕上げに最適

充電タイプ〈スタンド式〉

MODEL 2100 **THRIVE**

標準価格 7,900円（税別）専用替刃付(0.5mm)

[本体仕様] 水洗いできません

- 寸 法 : $\phi 33 \times L152 \times H33$ mm（刃付）
- 電 源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : 約 5,000 回転/分
- 重 量 : 約 110g（刃付）
- カラー : ブラック

[充電電池]

- 連続使用時間 : 60分（フル充電時）
- 充電時間 : 約16時間
- 使用電池 : ニッケル水素電池
- 充電器コード : 約1.6m



E-20-535Z

替刃：ご希望の刃をお選びください。

（E-20-535 後継機）

コンパクトなボディと2段階スピード切替機能で部位によって速さ調節が可能
操作しやすい「スライド式」の ON/OFF スイッチ

交流タイプ

MODEL 535 **THRIVE**

本体価格 18,900円（税別）替刃は別売

[本体仕様] 水洗いできません

- 寸 法 : $\phi 45 \times L178 \times H52$ mm（刃付）
- コード : 約2.5m
- 電 源 : AC100V・50/60Hz・15W
- ストローク : High 約1,800回転/分
(2速切替) : Low 約1,550回転/分
- 重 量 : 250g（刃付）
- カラー : ブラック(B)、バイオレット(VT)



E-20-5500

替刃：ご希望の刃をお選びください。

長年の実績を誇る最高級グレード
よく切れ、耐久性に優れる DLC&チタンコーティング刃を採用

交流タイプ

MODEL 5500 **THRIVE**


本体価格 20,000 円（税別）替刃は別売

[本体仕様] **水洗いできません**


- 寸 法 : $\phi 49 \times L192$ mm（刃付）
- コード : 約2.4m
- 電 源 : AC100V・50/60Hz・20W
- ストローク : 約2,100回転/分
- 重 量 : 約600 g（刃付）



替刃各種 (MODEL 508 / 535 / 555 / 505S / 5500 対応)

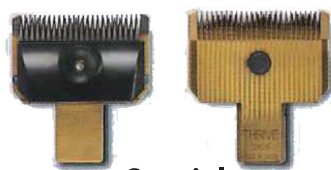

Special

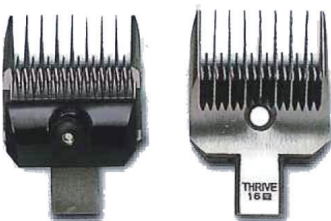

16mm

サイズ	刃 厚	刃 幅	特 長
Special	0.5mm	45mm	コーティング (価格 5,800 円)
0.5mm	0.5mm		
1mm	1mm		
2mm	2mm		
3mm	3mm		
5mm	5mm		メッキ仕様
6mm	6mm		
7mm	7mm		
9mm	9mm		
11mm	11mm		
13mm	13mm		
16mm	16mm		


「DLC&チタン」コーティングの刃をラインナップ。

上刃・下刃にコーティングを施す事によって「よりよく切れる」、
「より強い耐久性を持つ」刃に仕上がりました。

上刃=DLCコーティング
(ダイヤモンド・ライク・カーボン)
下刃=チタンコーティング



■ アタッチメントコーム

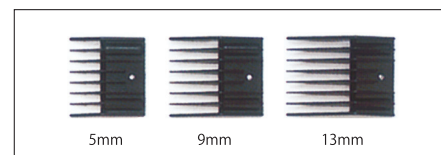

対象動物と機種

対象動物	適合推奨機種
マウス・ラット	2100
モルモット	2100 508 555 505S 5500
ウサギ・ネコ	535 508 555 505S 5500
イヌ・サル	535 508 555 505S 5500

* 背中など毛が長くて硬い部分は、粗刈したうえで適合推奨機種をご使用ください。

粗刈には、ウサギ・ネコなどは 1mm 以上、イヌ・サルなどには 2mm 以上の刃をご使用ください。

* 使用する部位・週齢により適合の刃は変わります。
左表は参考例です。

ご使用に際して

⚠ 安全に関するご注意

- ・ご使用の前には、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

刃について

- ・お買い上げの際は、ご希望の刃をご指定ください。
- ・使用後は必ず刃の手入れをしてください。
- ・刃の組立て調整は、移動刃（上部）が指先で押してスムーズに動く程度を目安にネジを締めてください。
- ・長い毛を刈る際は、直接薄い刃で刈らず前もってハサミで短く切るか、厚めの刃で粗刈を行ってから仕上刈りをしてください。

刃の掃除・お手入れ

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。



下刃の掃除（表裏面とも）

刃のクシ目や表面に付いている毛を、刃の根元から刃先に向かってブラシで払って取り除いてください。



上刃の掃除（表裏面とも）

刃のクシ目の根元の段差にたまる毛を横方向にブラシで払って取り除いてください。




座金の掃除（表裏面とも）

座金の凸凹部分も毛がたまりやすいので、ブラシで取り除いてください。




皮脂よごれの掃除（上下刃とも）

上刃・下刃とも刃の段差にオイルを少量垂らして、ティッシュペーパーで左右にふいて刃に付着した動物の皮脂を取り除いてください。

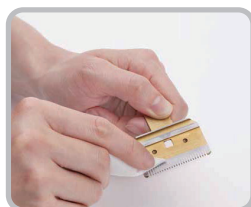


刃のはずし方・つけ方

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。

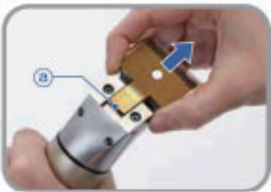

刃のはずし方

親指で④を押しながら、矢印の方向へ刃を引き抜いてください。

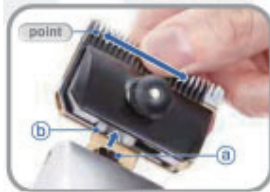

刃のつけ方 ①

本体フック③を刃フック受け⑤にはめてください。

point

上刃を親指で左右に動かしてフック位置を合わせる。



刃のつけ方 ②

本体をしっかりと持って、矢印の方向へ刃を差し込んでください。

オイル滴下ポイント

⚠ けがをしないよう注意して行ってください。



オイル滴下

ポイント4箇所に滴下し、オイルを刃全体になじませてください。



株式会社 夏目製作所
<http://www.nazme.co.jp>

本 社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL: 072-646-9311 FAX: 072-646-9300

夏目 バリカン

検索



V6-2102