

E-22-CC C-Clipper

掃除機付きバリカン



“吸いながら毛を刈る”
動物実験シーンのための新しいバリカン

C-Clipper の“C”
Clean
きれいにカット
Catch
カットした毛を逃さない
Comfortable
快適な実験環境



対象動物

マウス・ラットの小動物～ウサギ・イヌ・ブタの中動物まで

特 徴

- 動物種や部位に応じて、使い分けができる2種類の替刃
(マウス・ラット等の小動物は 20mm、ウサギのように
量の多い毛や広い面積は 42mm など使い分けてください)
- 収納性に優れたコンパクトなデザイン
- HEPA フィルター搭載で排気もクリーン
- 隙間ノズルで毛刈り後の卓上の掃除も簡単
- 使用シーンに合わせて、フットスイッチによる ON・OFF も可

替刃

動物実験では従来ヒト用・ペット用のバリカンが汎用されていますが、C-Clipperは“短く刈れて、皮膚を傷つけにくい”実験動物専用の替刃です。



E-22-CC-B20N
20 mm



E-22-CC-B42N
42 mm

本体仕様

水洗いできません・プレフィルターとダストボックスは水洗い可

- 外形寸法 : 約W208×L268×H365 mm (全パーツ設置時の空間寸法)
- バリカン本体 : 約W42×L47×H145mm (替刃なし)
- 重 量 : 約 2.5Kg
- 電 源 : AC100V
- 消費電力 : 掃除機本体 400W / バリカン 5W

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



株式会社 夏目製作所
<http://www.nazme.co.jp>

夏目 バリカン

検索



V3-2311




本 社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪 SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178

E-22-CC C-Clipper製品詳細

C-Clipper 対応動物種マップ

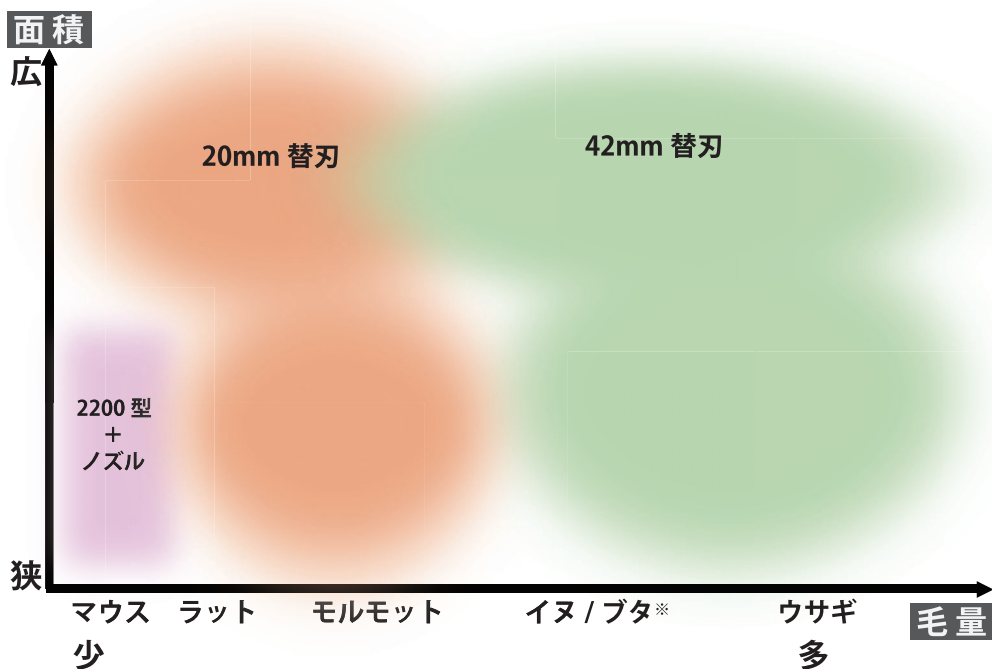

※ ブタは過齢・系統・毛の長さなどにより、バリカン本体で毛詰まりを起こすことがあります。
ストローブラシ等で解除しながら、ご使用いただけます。

関連製品

E-22-CC-B20N	E-22-CC-B42N	E-22-CC-7
替刃 20mm	替刃 42mm	フットスイッチ
		
刈り高さ 0.5 mm未満 (切替なし)	刈り高さ 0.5 mm未満 1.2 mm 1.6 mm (3 段階切替)	掃除機本体をクリーンベンチの下に 置いたり、保定で両手がふさがって いたりする時も脚で電源を ON/OFF 可 ※モードの変更はできません

・刃の当て方により、刈り高さが異なります。
・両替刃の0.5mm未満を比較すると、20mm替刃の方が少し短く刈ることができます。

付属品一覧



掃除機本体・収納用ホルダー・隙間ノズルに加え、
以下製品が含まれます。


- E-22-CC-0 : バリカン本体
- E-22-CC-1 : 吸引ホース (1,500mm)
- E-22-CC-2 : ダストボックス
- E-22-CC-3 : 電源コード (2,500mm)
- E-22-CC-4 : プレフィルター2枚 (単品販売は4枚入)
- E-22-CC-5 : HEPAフィルター (アフターフィルター付)
- E-22-CC-B20N : 替刃20mm1枚 (単品販売は2枚入)
- E-22-CC-B42N : 替刃42mm1枚 (単品販売は2枚入)

※上記は交換・予備用途で単品購入も可能です。

マウス毛刈り中 (替刃 20 mm)



ラット毛刈り中 (替刃 20 mm)

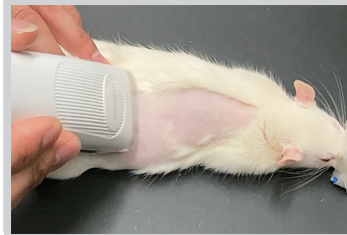

ウサギ耳



フットスイッチ使用例



連続で刈る匹数が多い場合は

予備のダストボックスをご準備
いただくことで、ゴミ捨てによる
作業中断なく毛刈りを行います。

