

E-22-CC C-Clipper

掃除機付きバリカン



ユーザーの声 No.1

「気持ち良いほど、
きれいに刈れる」



200施設以上でご採用

その答えは“吸いながら毛を刈る”

“実験動物専用に開発された替刃”にあります。

対象動物

マウス・ラットの小動物～ウサギ・イヌ・ブタの中動物まで

特 徴

- 動物種や部位に応じて、使い分けができる2種類の替刃
(マウス・ラット等の小動物は20mm、ウサギのように
量の多い毛や広い面積は42mmなど使い分けてください)
- 収納性に優れたコンパクトなデザイン
- HEPA フィルター搭載で排気もクリーン
- 隙間ノズルで毛刈り後の卓上の掃除も簡単
- 使用シーンに合わせて、フットスイッチによるON・OFFも可

本体仕様

- 外形寸法 : 約W208×L268×H365 mm
(全パーツ設置時の空間寸法)
- バリカン本体 : 約W42×L47×H145mm (替刃なし)
- 重 量 : 約 2.5Kg
- 電 源 : AC100V
- 消費電力 : 掃除機本体 400W / バリカン 5W

本体は水洗いできません・プレフィルターとダストボックスは水洗い可

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>

夏目 バリカン

検索



V8-2510J




本 社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪 SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町 1-9-1
TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178

E-22-CC C-Clipper製品詳細

C-Clipper 対応動物種マップ

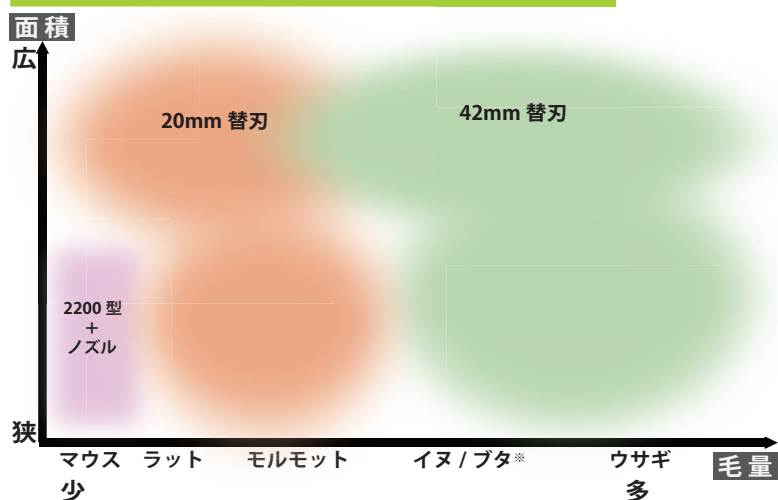

※ ブタは週齢・系統・毛の長さなどにより、バリカン本体で毛詰まりを起こすことがあります。
ストローブラシ等で毛詰まりを解除しながら、ご使用いただけます。

マウス毛刈り中 (替刃 20 mm)



ウサギ耳



ラット毛刈り中 (替刃 20 mm)



フットスイッチ使用例



C-Clipper用替刃

E-22-CC-B20N	E-22-CC-B42N
替刃 20mm	替刃 42mm
刈り高さ 0.5 mm未満 (切替なし)	刈り高さ 0.5 mm未満 / 1.2 mm / 1.6 mm (3段階切替)

特徴①

“実験動物専用”の替刃

動物種毎に異なる毛の長さ・硬さ・密度、体の大きさに対応し、**動物の皮膚を傷つけず、可能な限り短く刈ることが重要です。**
夏目製作所では、これまでのバリカン販売におけるノウハウをもとに、**実験動物専用のバリカン刃を開発しました。**


※市販されている同等品はペット用替刃のため、短く刈り上げることができません。

特徴②

“吸いながら毛を刈る”こんなメリットも


吸われた毛が立ち、
毛の根本に刃があたるため、
しっかり短く刈り上げることが
できます。

掃除機なし

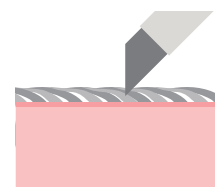

毛が寝た状態のため
根元にアプローチしにくい

掃除機あり

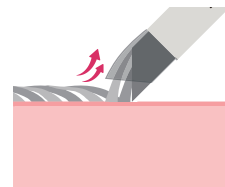

毛が吸われて立つため
根元にアプローチしやすい

付属品一覧

掃除機本体・収納用ホルダー・隙間ノズルに加え、
以下製品が含まれます。



- E-22-CC-0 : バリカン本体
- E-22-CC-1 : 吸引ホース (1,500mm)
- E-22-CC-2 : ダストボックス
- E-22-CC-3 : 電源コード (2,500mm)
- E-22-CC-4 : プレフィルター2枚
(単品販売は4枚入)
- E-22-CC-5 : HEPAフィルター
(アフターフィルター付)
- E-22-CC-B20N : 替刃20mm1枚
(単品販売は2枚入)
- E-22-CC-B42N : 替刃42mm1枚
(単品販売は2枚入)

※上記は交換・予備用途で単品購入も可能です。

関連製品

E-22-CC-7

フットスイッチ



かんたんON・OFF！

掃除機本体をクリーンベンチの下に
置いたり、保定で両手がふさがって
いたりする時も脚で電源をON/OFF可
※モードの変更はできません

E-22-CC-2

ダストボックス



連続で刈る匹数が多い場合は

予備のダストボックスをご準備いた
だくことで、ゴミ捨てにより作業を
中断することなく、毛刈りを行えます。