



Labstamp®はSOMARK社(米国)が開発したマウス専用自動入墨器です。



脱落しない。繰り返さない。 世界で唯一の自動入墨システム

▶ たった1回で“消えない”IDを自動印字

『START』から約30秒*1

マウスを保定器に入れ、本体にセット後、STARTボタンを押すだけで最大3桁、50,000パターン以上のIDがクリアに印字できます。

尾の真皮中間層にインクが塗布されるため、かすんだり消えたりせず、繰り返しのマーキング作業は不要です。

*1) 印字する桁数や数字・文字により所要時間が異なります。

▶ 持ち上げず、保定せず、識別できる

印字されたIDは、ケージの外からでも読み取れるほど鮮明。動物に触れることなく識別できるため、IDの確認作業を効率化するとともに、動物への負担軽減にもつながります。


▶ 黒色系マウスにも。使い分けできる2色のインク

インクはスタンダードなブラックと、黒色系マウスでも識別しやすいUVグリーンの2色展開。手元で使いやすいUVライトも付属しています。



※外見・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

▶ 誰でも短時間で習得できる簡単操作

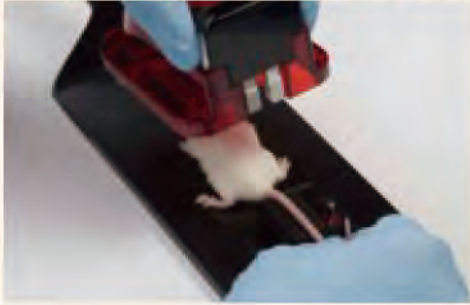


①マウスを保定器の中に入れ、グリッパーでやさしく尾を挟みます。



②テイルゲージで使用する針を選びます。



③針を本体にセットします。

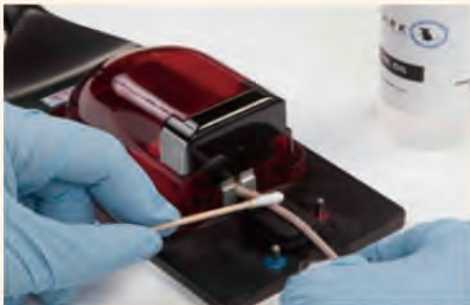

④尾にテイルオイルを塗ります。



⑤インク・スライドを差し込んだテイルカバーを装着します。



⑥保定器を本体にセットし、印字するアルファベットや数字を入力します。「START」を押すとライトが赤く点滅し、ライトが緑に変わったら印字終了です。

■仕様

本体外寸	W277×D318×H102mm
電源	100V 50/60Hz
インクカラー	ブラック、UVグリーン
IDパターン	最大3桁・56,354/パターン*2 *2) アルファベット大文字 (A~Z)、 数字 (0~9)、記号 (+, -) の組み合わせ
機能	ID連続入力機能 例「001→002→003…」 「A01→A02~A99→B01→B02…」

■対象動物

マウス (離乳頃以降のマウスを対象)

■詳しい情報、使い方はこちら

<p>夏目製作所 商品ページ</p>	<p>SOMARK社 Product Page</p>	<p>SOMARK社 Training Video</p>
------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

01-99100
Labstamp スターターパック

【付属品】 *滅菌済

- 01-99002 保定器 小
- 01-99003 保定器 大
- 01-99015* ニードル 黄 (Long) 1個 ※使用目安: 50匹/個
- 01-99016* ニードル 緑 (Short) 1個 ※使用目安: 50匹/個
- 01-99030* インク・スライド ブラック 20枚入
- 01-99032* インク・スライド UVグリーン 20枚入
- 01-99009* テイルオイル 100ml
- 01-99025 UVライト
- 01-99018 テイルゲージ

*付属品をご購入の際は上記製品コードでお問合せ下さい。
*スターターパックには使用動画とユーザーマニュアル (英文) が含まれています。

※外見・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。



写真は旧型モデル (本体:青) です。
現行品は新型モデル (本体:緑) となります。

